

Boite insonorisée - UTILISATION



Brancher la fiche RCA

à la boîte,



La fiche JACK

d'alimentation dans une prise 220V.

à la sortie casque de l'ordinateur et la fiche




Mettre en place l'échantillon et le sonomètre dans le trou prévu à cet effet.



Fermer le couvercle, puis mettre en marche la source sonore.

Pour ne pas gêner les voisins, ne mettez pas en service sans le couvercle. Régler la balance pour que le son ne soit dirigé que vers la boîte.

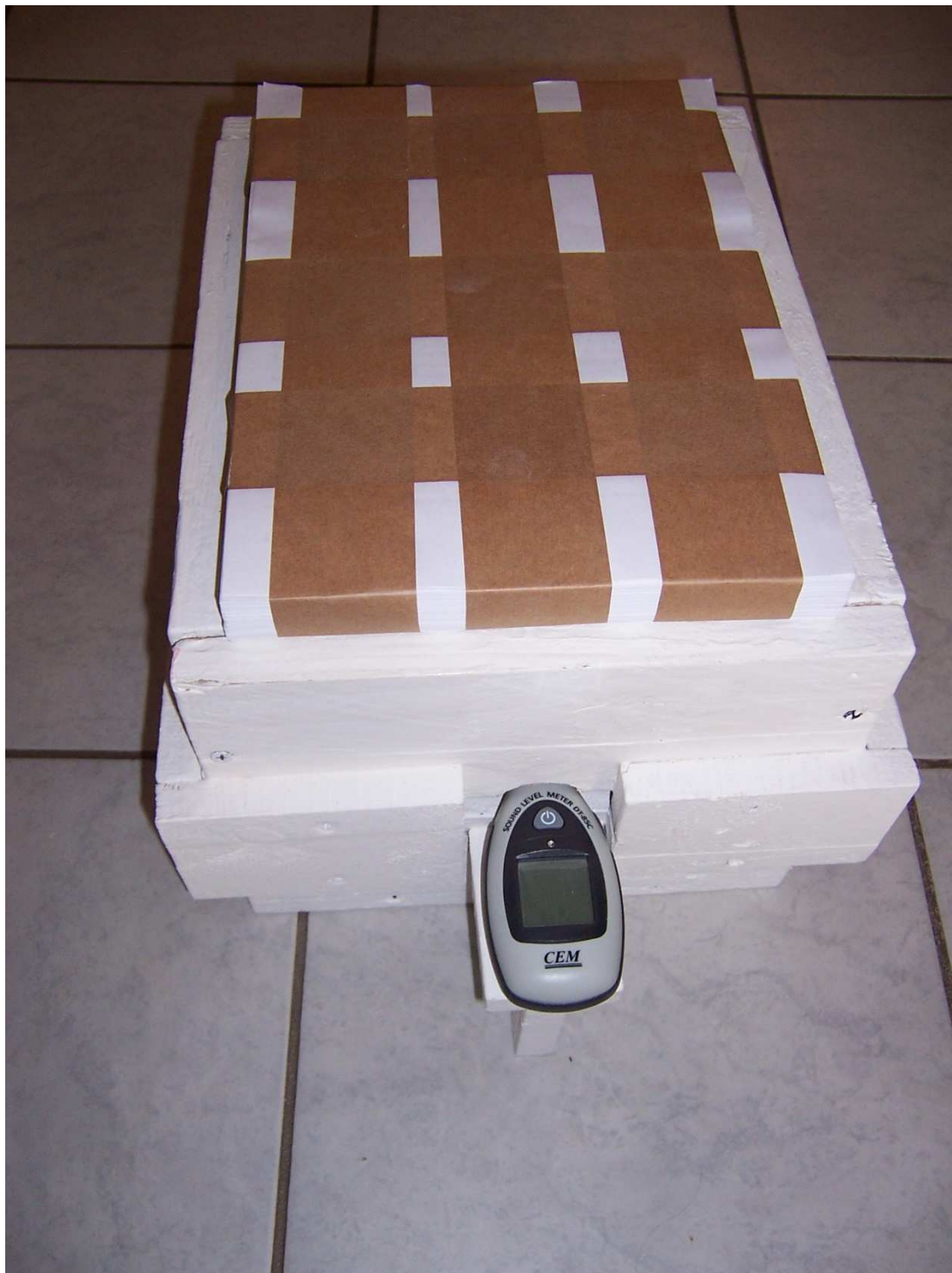

Pour chaque son testé, régler le volume pour que sans échantillon, la mesure se situe autour de 100dB, puis insérer les échantillons et faire les mesures.